


НОВИНКА: РЕАГЕНТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Фиксатор-разбавитель «АБРИС+»

Реагент для фиксации и разбавления спермы.

Упростите себе подсчет концентрации сперматозоидов с помощью «Фиксатора-разбавителя «АБРИС+»!

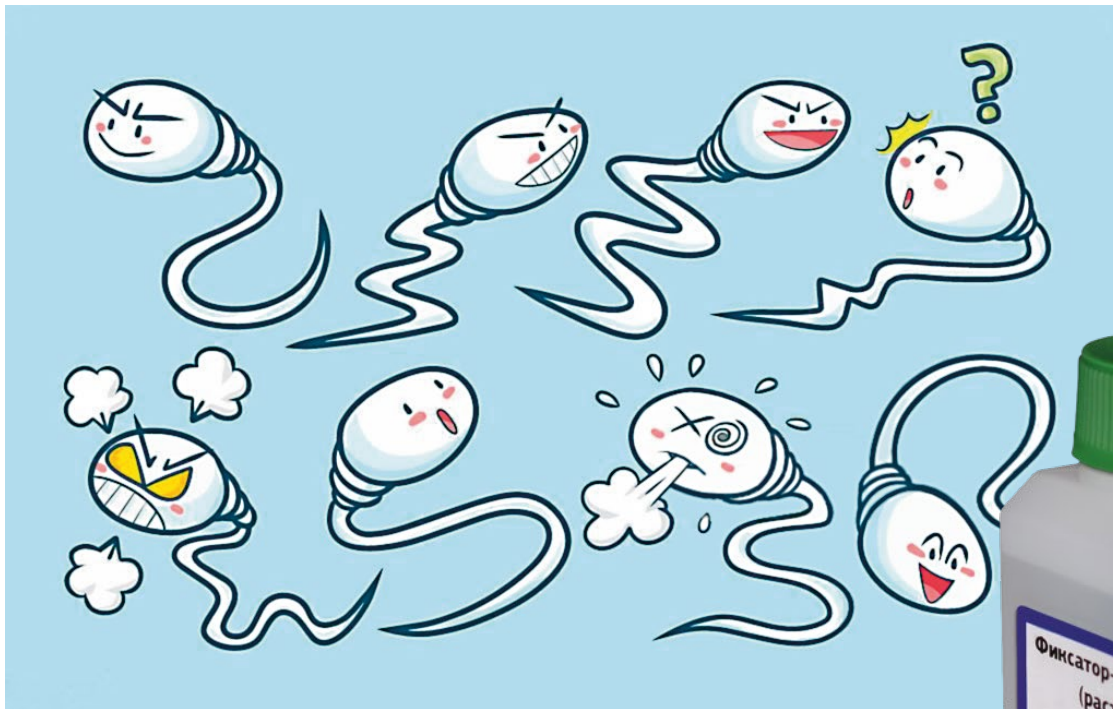

Простой способ обездвижить сперматозоиды при подсчете их концентрации в камере Горяева.

Выберите нужное разведение, оценив нативный препарат. Разведите эякулят в пробирке с помощью «Фиксатора-разбавителя «АБРИС+» в нужном соотношении: 1:5, 1:10, 1:20.

Заполните камеру Горяева образцом и приступайте к подсчёту!

Формы выпуска:

кат. №	506.Ф.1	506.Ф.2	506.Ф.3
количество определений	60	310	625
объём флакона, мл	100	500	1000
количество флаконов, шт	1	1	1

Срок годности: 18 месяцев



НОВИНКА: РЕАГЕНТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Набор «Vitalitas «АБРИС+»

Раствор эозин-нигрозина для подсчёта процентного содержания живых сперматозоидов



Быстрый и простой метод окрашивания:

Добавьте раствор в пробирку с эякулятом в соотношении 1:1, осторожно перемешайте.

Через 30 секунд возьмите каплю (~ 20 µl) на предметное стекло, накройте покровным стеклом – препарат готов!

Живые не окрашены (белые), мертвые полностью или частично окрашены в розовый цвет.

Формы выпуска:

кат. №	506.Э.1	506.Э.2
количество определений	300	600
объём флакона, мл	15	15
количество флаконов, шт	1	2

Срок годности: 24 месяца

